

Bioruptor Sonication System

儀器管理辦法

使用時請注意相關規則，使用儀器時請簽名，以方便管理。

若發現使用者有**不當使用**之行為，警告累積第二次者，所屬**實驗室全員禁止使用儀器兩周**，如果造成儀器毀損實驗室必須承擔修理費用。

合格使用者資格取得方法:

- 一、使用者須通過筆試並且由合格使用者領導陪同下，看兩次並親自操做兩次，雙方需在登記本上記錄名字，開啟門禁前請攜帶記錄本至助教室審核使用紀錄。
- 二、由指導教授將**儀器使用同意書**，寄至sthuang@life.nthu.edu.tw後，方可至生科2館R328C室開啟門禁與公儀預約帳號、密碼。

Bioruptor 使用規則：

1. 使用前請上網預約及確實登記使用紀錄表 (若需取消預約請在使用前一天取消，方便其他同學預約)
2. 每天第一位使用者須先將儀器預冷半小時後方可使用儀器
3. 前一位使用者使用完畢後須聯絡下一位使用者，視情況保留冷卻系統運作，維持儀器處於低溫狀態
4. 臨時上網預約者，務必親自聯絡上一位使用者保留冷卻系統運作
5. 兩個使用者之間需間格至少30分鐘後才能再開啟儀器
6. 每次操作儀器前如冷卻系統為關閉狀態，打開冷卻系統後半個小時才能使用儀器
7. 此儀器為使用者付費制度，收費方式依使用時數計算，分攤該年度之「保養」及「維修費用」請務必確實登記。
8. 使用前後若發現有異狀，請務必告知管理者。
9. 使用時請注意使用儀器之相關規則，勿任意操作儀器。
10. 使用完畢請帶走實驗垃圾，以維持實驗室清潔。
11. 未依照規定使用而導致任何後果請自行負責。

儀器管理指導教授 林立元老師

管理者 黃詩婷教學助理二館R328C(#35859)